

Návod na použitie
Analógový ručičkový teplomer z antikoru
Kat.č. 800-923
(chladnička/mraznička)



Technické parametre

Osvedčený analógový, bimetalový ručičkový teplomer slúži na meranie teploty vzduchu okolia, pričom je určený najmä na meranie teploty v chladničkách alebo mrazničkách.

Rozmery teplomera: $\varnothing 50 \times 60$ mm

Teplotný rozsah: -30° až $+30^{\circ}\text{C}$

Rozlíšenie: 1°C

Vyhotovenie: stolový / závesný teplomer

Tri farebné polia na meracej stupnici:

modré pole – mínusové teploty:

* = 0° až -8°C ,

** = -8° až -18°C ,

*** = -18° až -30°C ,

zelené pole:

0° až $+5^{\circ}\text{C}$,

červené pole:

$+5^{\circ}$ až $+30$ plusové teploty uľahčujú odčítanie teploty, ako aj rýchlu orientáciu pri jej kontrole.

Spôsob používania

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Položte/zaveste teplomer na miesto, kde chcete, aby pracoval. V prípade použitia teplomera v chladničke/mrazničke môžete teplomer zavesiť na rošt prostredníctvom závesného háčika.

Poznámka: aby ste po otvorení chladničky/mrazničky zistili správnu teplotu je potrebné vykonať jej odčítanie čo najrýchlejšie, lebo teplomery sú veľmi citlivé a rýchle reagujú na otvorenie dverí a tým vyvolanú zmenu teploty.

Upozornenie

Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne a udržiajte ho v čistote. Taktiež ho nevystavujte priamemu slnečnému svitu, nekladte na radiátor alebo



nevystavujte inému teplotnému vplyvu nad +30°C, lebo teplomer by sa mohol, najmä pri dlhodobom vystavení takejto teplote poško-diť!

Záruka

Na teplomer je záruka platná 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného alebo hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predaj-covi.