

Návod na použitie Číslicový teplomer Kat.č. 810 - 125



Obsluha teplomera

Teplomer sa zapne vložení batérie.

Upozornenie: Tento teplomer sa nemôže vkladať do chladničky alebo mrazničky. Do sledovaného priestoru (chladnička, mraznička, alebo podobné zariadenie) vložte externú sondu teplomera. Ak je to vhodné alebo potrebné, použite prísavný držiak z jeho príslušenstva. Na stabilizáciu meranej teploty môže teplomer potrebovať niekoľko sekúnd. Teplomer ukazuje na displeji teplotu s externou sondou v rozsahu od -24,9 °C do 69,9 °C. Ak chcete zistiť teplotu v miestnosti, v ktorej je teplomer umiestnený, stlačte tlačidlo „PROBE“. V takom prípade sa objaví na displeji symbol „ROOM“.

Nastavenie alarmu

Ak chcete nastaviť zvukový alarm, stlačte a podržte stlačené tlačidlo „ALARM SET“. Na displeji začne blikať horná hranica alarmu. Hornú hranicu alarmu nastavíte stlačením alebo trvalým stlačením červeného tlačidla na zadnej strane teplomera. Dolnú hranicu alarmu nastavíte po následnom stlačení tlačidla „ALARM SET“ a potom stlačením (trvalým stlačením) červeného tlačidla. Tieto nastavenia potvrdíte opätovným stlačením tlačidla „ALARM SET“. Nastavovanie alebo vyradovanie funkcie ALARMU vyvoláte stlačením tlačidla „ALARM SET“. Na displeji sa objaví symbol „AL“. Zvukový alarm sa ozve len vtedy, keď nameraná hodnota prekročí nastavenú hranicu po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd a potom každých ďalších 55 sekúnd. Symbol „AL“ bliká súčasne na displeji. Znovu upozorňujeme, že táto funkcia je aktivovaná len s externou sondou!

MAX/MIN

Ak chcete zistiť, akú maximálnu alebo minimálnu teplotu namerá teplomer v sledovanom období, stlačte tlačidlo „MAX/MIN“. Na displeji sa objaví najprv maximálna nameraná teplota a symbol „MAX“. Po opätovnom stlačení tlačidla „MAX/MIN“ sa zobrazí na displeji minimálna nameraná teplota a symbol „MIN“. K normálnemu meraniu teploty sa vrátite opätovným stlačením tlačidla „MAX/MIN“.

Poznámka: Dĺžku časového intervalu, v ktorom chcete sledovať maximálne a minimálne hodnoty nameranej teploty, si určuje používateľ sám. Je to vlastne časový interval medzi dvomi RESETAMI tejto funkcie. RESET funkcie MAX/MIN vykonáte tak, že stlačíte tlačidlo „MAX/MIN“ po dobu aspoň 3



sekundy. Pamäte pre maximálne a minimálne namerané teploty sa tým vymažú. K vymazaniu údajov v týchto pamätiach dôjde aj pri výmene batérie!

Funkcia °C/°F

Na zadnej strane prístroja je červené tlačidlo, ktorým máte možnosť prepínať meracie jednotky °C/°F.

Výmena batérie

Batériu je potrebné vymeniť vtedy, ak sú údaje na displeji slabo zobrazené (slabo čitateľné). Vymeňte batériu typu CR 2032 s hodnotou 3 V za novú. Batéria je umiestnená pod krytom na zadnej strane prístroja.

EMC/RFI

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli, napríklad v blízkosti mobilného telefónu, alebo vplyvom elektrostatického šoku. Avšak výkon tohto prístroja nebude týmto trvale ovplyvnený.

Záruka

Na prístroj platí záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto sa vzťahuje na mechanické a elektrické výrobné vady. Prístroj neobsahuje žiadne servisovateľné časti, preto pokus o opravu neoprávnenou osobou znamená stratu záruky. V prípade potreby servisného zásahu zašlite preto prístroj predajcovi. Záruka sa tiež nevzťahuje na poruchy spôsobené neopatrným, alebo nedbalým zaobchádzaním.

Upozornenia:

- 1) Tlačidlá tohto teplomera sú dostatočne citlivé, nie je preto potrebné stláčať ich nadmernou silou.
- 2) Pri vkladaní externej sondy do sledovaného priestoru treba dbať na to, aby prívodný káblík z externej sondy nebol pritláčaný na nejakú ostrú hranu! Mohol by sa poškodiť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk